

ガス流量計


GF 1010

Portable Digital Flow Meter



あらゆるガスの流量を
「瞬時に」「簡単に」測定

GF 1010は、ガスの流量を瞬時に測定できる小型の体積流量計です。乾電池で動作するため、あらゆる場所に持ち運び、誰でも簡単に使用できます。

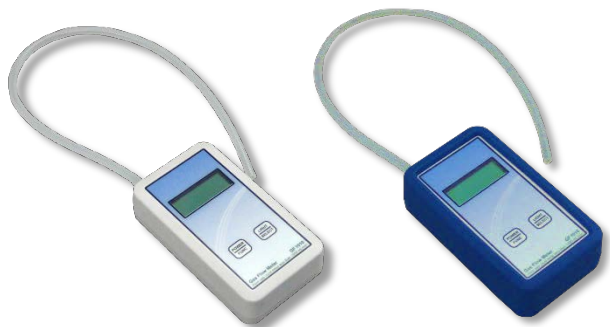

シリコンカバー(オプション)装着

広い流量範囲

1台で0.5~1200 mL/minの測定が可能です。体積流量計のため、ガス種を選択する必要がありません。また、混合ガスの測定も可能です。

簡単操作

電源をONするだけで、瞬時に測定できます。面倒な操作は一切ありません。

見やすい表示部

液晶部はバックライトがついているため、暗い場所でも流量を確認できます。

オートパワーオフ機能

自動で電源がOFFになるオートオフ機能により、電池の消耗を抑えられます。(3分、5分、10分、30分から選択)

その他機能


- ・ゼロの調整機能
- ・バッテリーの残量表示
- ・チューブ先端の密栓を本体に装備

仕様

測定範囲	0.5~1200 mL/min (表示範囲は-0.1~1400 mL/min)
精度	±3 %または±0.3 mL/minの大きい方 (校正ガス: N ₂)
使用温度範囲	10 ~ 40 °C (精度保証範囲は、15 ~ 30 °C)
チューブ	内径: 3 mm、外形: 7 mm、 (耐熱温度: 200 °Cまで)
測定可能ガス	N ₂ 、Air、He、Ar、H ₂ など 注) 腐食性ガスと加湿ガス(水蒸気など)を除く
バッテリー	単三アルカリ乾電池2本
規格	WEEE、RoHS、CE
大きさ	76(W) × 135(D) × 35(H) mm(突起部含まず)
重さ	約240 g (電池含まず)

カラムアダプター(オプション)

キャピラリーカラムの流量を測定する際に使用します。GF 1010のチューブ先端に取り付けて、ナットを閉めるだけです。内径0.25~0.53 mmのカラムが接続できます。

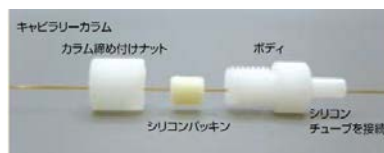

シリコンカバー(オプション)

シリコンカバーを付けて、本体を保護できます。以下の7色からお好みのカラーを選択できます。



TCDベント用アダプター(オプション)

1/8"SL型接続のTCDベント用アダプターです。TCDベント側に差し込みGF 1010のチューブを直接接続可能です。



品名	Cat.No.	価格
Gas Flow Meter GF 1010	2709-10100	98,000

オプション

品名	Cat.No.	価格
GF 1010用シリコンチューブ(交換用)	2709-10102	4,800
シリコンカバー(ネイビーブルー)*	2709-10110	4,200
TCDベント用アダプター(1/8"接続)	2709-10103	5,800
カラムアダプター	2709-55015	4,000

*:他の色に関しては、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店 (2017年8月移転)	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636
総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
http://www.gls.co.jp E-mail:info@gls.co.jp

