


洗浄済みテドラー®バッグ

テドラー®バッグからのバックグラウンド成分フェノール、
N,N-ジメチルアセトアミドを可能な限り低減しました!



自動車内装材VOC測定
「サンプリングバッグ法」に対応!

作業環境測定、悪臭規制物質分析、
VOC排出抑制制度測定に
威力を発揮します!

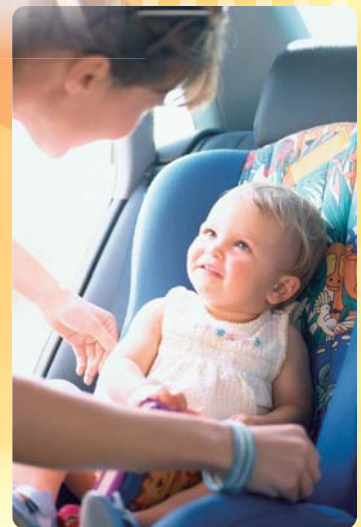

洗浄済みテドラー®バッグの特長

自動車内装材から発生するVOCの測定法であるサンプリングバッグ法において、コストと扱いやすさの点からテドラー®バッグが多く使用されています。


しかし、テドラー®バッグ自身から大量のN,N-ジメチルアセトアミドとフェノールがブランク成分として発生するため、使用前にテドラー®バッグ内の洗浄を行う必要があります。洗浄方法は、窒素ガスを封入したのち長時間加熱を行い、その後バッグ内の窒素ガスを抜き取る作業を数回繰り返すため、作業に多くの手間がかかります。

そこで、ジーエルサイエンスではブランク成分を大幅に低減させた「洗浄済みテドラー®バッグ」の発売をしております。


「洗浄済みテドラー®バッグ」は、サンプリングバッグ法をはじめとして作業環境測定、悪臭規制物質分析、VOC排出抑制制度測定など試料採取にバッグを使用する測定に威力を発揮します！

【測定例】65℃、2時間加熱後測定

未洗浄テドラー®バッグ

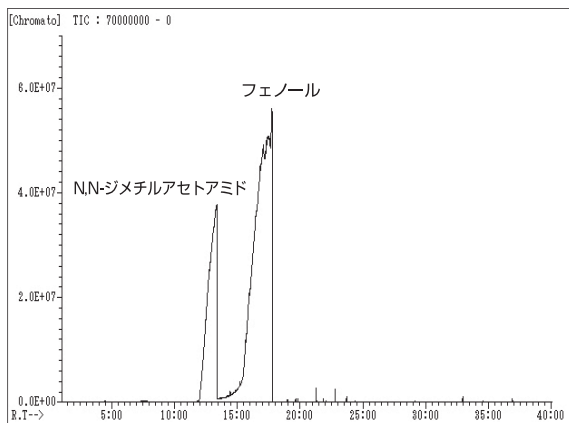

洗浄済みテドラー®バッグ

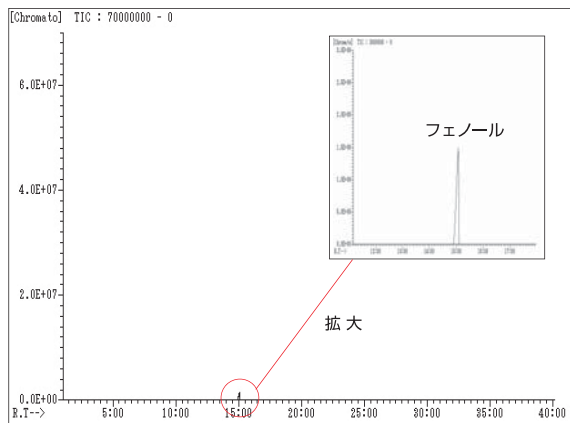

自動車内装材対象成分のバックグラウンド一例 (バッグ当り絶対量μg)

対象成分	未洗浄テドラー®バッグ	洗浄済みテドラー®バッグ
トルエン	0.668	<0.01
キシレン	0.026	<0.01
エチルベンゼン	0.027	<0.01
スチレン	0.016	<0.01
テトラデカン	0.028	<0.01

注)

- 洗浄済みテドラー®バッグの数値は保証値ではありません。保存条件・使用条件等によりバラツキが生じます。
- テドラー®バッグ内への外気汚染を防ぐため、1ヶ月以内にご使用されることをお勧めします。

品名	容量	Cat.No.	価格	備考
洗浄済みテドラー®バッグ AAK-10 10枚入	10L	3008-20010	46,000	片口ミニバルブ付スリーブ 6φ

- 改良のため外観、仕様の一部または価格を変更することがあります。
- 価格に消費税は含まれておりません。
- 本チラシに掲載している会社名および製品名はそれぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- テドラー®は、米国デュボン社の登録商標です。



東京営業部 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
 大阪支店 TEL.06(6357)5060 FAX.06(6357)4580
 東北営業所 TEL.024(533)2244 FAX.024(536)1518
 筑波営業所 TEL.029(858)3700 FAX.029(858)3780
 千葉営業所 TEL.043(248)2441 FAX.043(248)2485
 北関東営業所 TEL.048(667)1611 FAX.048(667)1656
 横浜営業所 TEL.045(475)1144 FAX.045(475)1145
 名古屋営業所 TEL.052(931)1761 FAX.052(931)1814
 広島営業所 TEL.082(233)1101 FAX.082(233)1110
 九州営業所 TEL.092(291)5200 FAX.092(291)2552

総合技術本部 TEL.04(2934)2121 FAX.04(2934)2128
 カスタマーサポートセンター TEL.04(2934)1100 FAX.04(2934)3361
 福島工場 TEL.024(533)2244 FAX.024(534)2139

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622

<http://www.gls.co.jp> e-mail:info@glsc.co.jp