


Agilent 490 Micro GC Applications

光触媒(人工光合成 生成ガスの模擬ガス測定)

Data No. μ GC-002

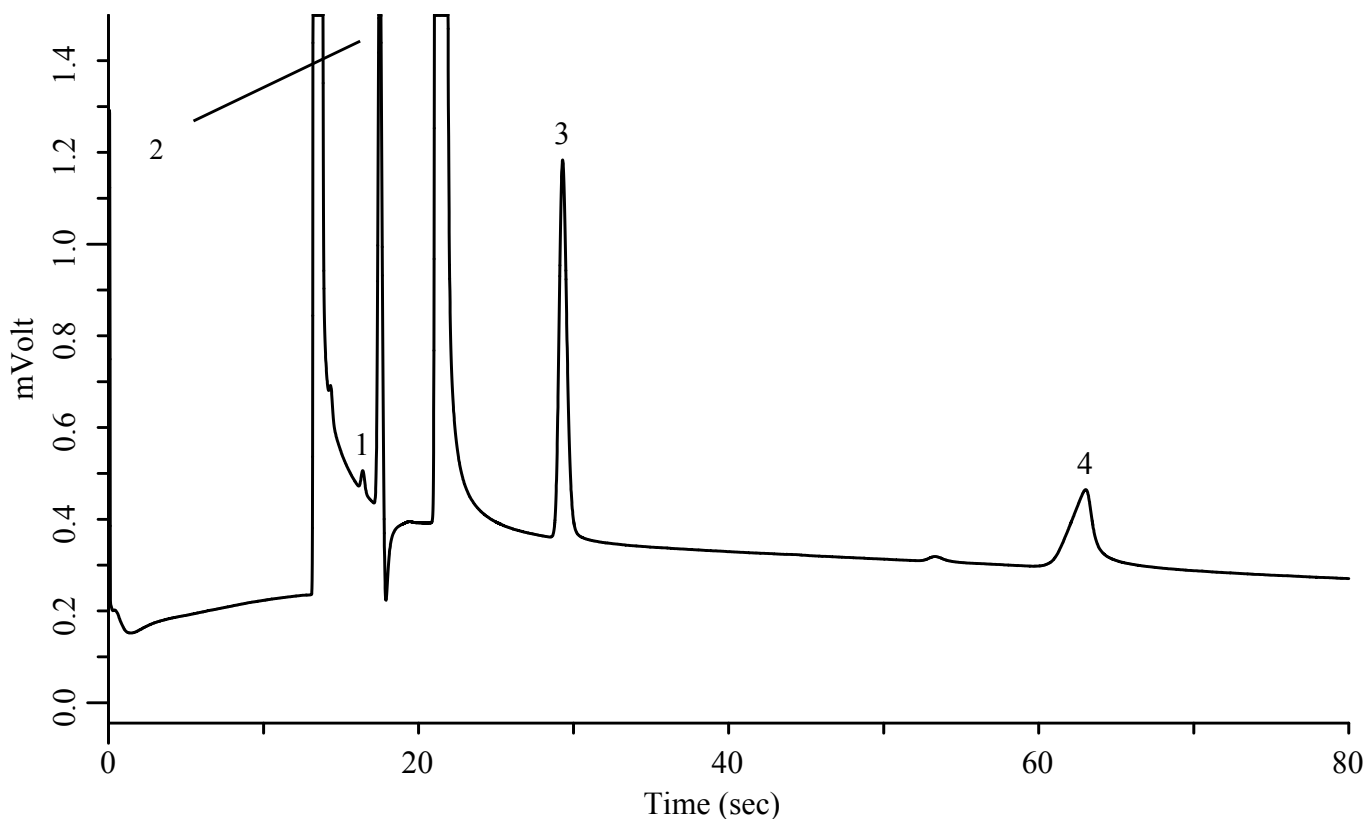

Conditions

System : Micro GC
Column : CP-Sil 5CB 8m
Column Temp. : 50
Injector Temp. : 100
Sample Line Temp. : 100
Carrier Gas : He 200 kPa
Inject Time : 40msec
Sample Time : 30sec

Analyte

1. ホルムアルデヒド 50 ppm
2. 水 — — —
3. エタノール 500 ppm
4. 酢酸 500 ppm
バランスガス ヘリウム