


GCキャピラリーカラム InertCap 5MS/EX

発売記念半額キャンペーン

50%
OFF

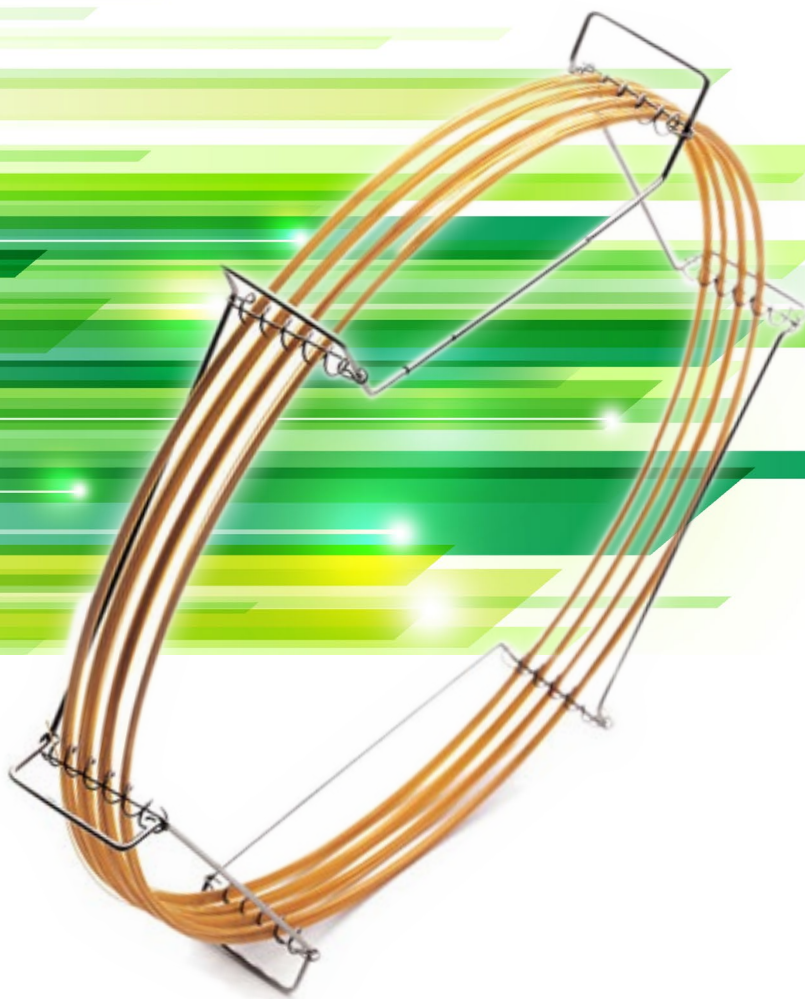

超低ブリードかつ高い不活性度を誇る

新しい無極性キャピラリーカラム

InertCap 5MS/EX の

発売を記念して、**カラムサイズ【内径0.25 mm x 長さ30 m 膜厚0.25 μ m】**を

今だけ **50%OFF** でご提供します！

キャンペーン期間

2025年**9月3日**(水) ~ 2026年**3月31日**(火)ご注文分まで


品名	入数	Cat.No	価格	キャンペーン価格
InertCap 5MS/EX 0.25 mm x 30 m df=0.25 μ m	1本	1010-15642	105,000	52,500

特 長

超低ブリード

最新の固定相技術により極限まで抑えた超低ブリード性能を実現。バックグラウンドノイズを大幅に低減し、微量成分のわずかなシグナルも逃さず検出します。

カラムブリード比較(GC/MS)

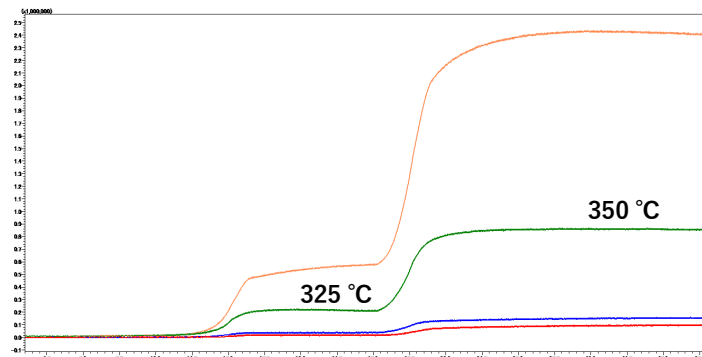

他社カラム C

他社カラム B


他社カラム A
InertCap 5MS/EX

System : GC/MS
Column : 0.25 mm I.D. x 30 m, df = 0.25 μ m
Col. Temp. : 40 °C(1 min)-20 °C/min-325 °C(10 min)
-10 °C/min -350 °C(20 min)
Carrier Gas : He, 35 cm/sec constant
Inlet Temp. : 250 °C
Inlet mode : Split less
Purge : 5 mL/min
Detection : MS TIC (m/z 46-500)
I.S. Temp. : 230 °C


優れた不活性度

カラム内表面の極めて高い不活性度により、酸性・塩基性化合物や吸着しやすいアミン類を含むサンプルでも成分の吸着や分解を防ぎます。

InertCap 5MS/EX

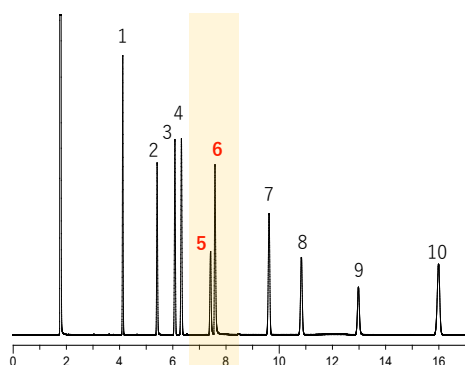

他社カラム A

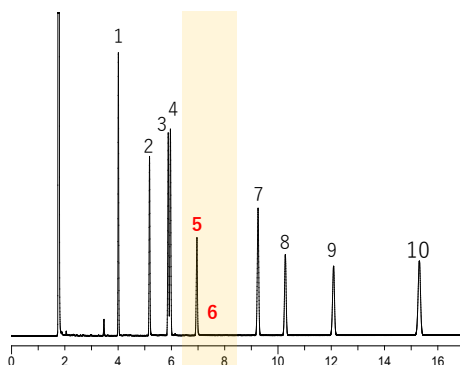

System : GC/FID
Column : 0.25 mm I.D. x 30 m, df = 0.25 μ m
Col. Temp. : 120 °C
Carrier Gas : He, 120 kPa
Injection : Split flow 50 mL/min, 250 °C
Detection : FID Range 10⁰, 340 °C

1. *n*-Undecane
2. *n*-Nonanol
3. *n*-Dodecane
4. Naphthalene
5. 1,7-Heptanediol
6. *n*-Decylamine
7. *n*-Tridecane
8. Methyl-*n*-Decanoate
9. 2,4,5-Trichlorophenol
10. *n*-Tetradecane

InertCap 5MS/EXの詳細は、
右の二次元コードよりご確認ください。



製品ページ



ジーエルサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。